



## **PETUNJUK PENGGUNAAN**

### **P.A.S. Periodic Acid Schiff**

<u>Catalog number</u>	<u>Size</u>
04-130802	100 test

### **Hasil yang diharapkan**

Produk untuk pembuatan sampel sito-histologi untuk mikroskop optik.

### **Metode :**

- 1) Metode untuk sampel histologi
  - Bilas sampel dengan akuades
  - Tetesi dengan 10 tetes pereaksi A; diamkan selama 10 menit.
  - Bilas dengan akuades.
  - Tetesi dengan 10 tetes pereaksi B; diamkan selama 20 menit.
  - Bilas dengan akuades.
  - Tetesi dengan 10 tetes pereaksi C; diamkan selama 2 menit.
  - Keringkan slide, tanpa dibilas tetesi dengan 10 tetes pereaksi D; diamkan selama 2 menit. Bilas dengan akuades.
  - Tetesi dengan 10 tetes pereaksi E; diamkan selama 3 menit.
  - Bilas dengan air kran yang mengalir selama 5 menit.
  - Dehidrasi dengan alkohol bertingkat, rendam di xilena dan tutup dengan coverglass.
  
- 2) Metode untuk sampel hematologic dan sitologi
  - Bilas sampel dengan akuades
  - Tetesi dengan 10 tetes pereaksi A; diamkan selama 10 menit.
  - Bilas dengan akuades.
  - Tetesi dengan 10 tetes pereaksi B; diamkan selama 15 menit.
  - Bilas dengan akuades.
  - Tetesi dengan 10 tetes pereaksi C; diamkan selama 2 menit.
  - Keringkan slide, tanpa dibilas tetesi dengan 10 tetes pereaksi D; diamkan selama 2 menit. Bilas dengan akuades.
  - Tetesi dengan 10 tetes pereaksi E; diamkan selama 3 menit.
  - Bilas dengan air kran yang mengalir selama 5 menit.
  - Dehidrasi dengan alkohol bertingkat, rendam di xilena dan tutup dengan coverglass.

## PT. Pillar Harmony

Rukan Malibu Blok H35/36  
City Resort Residence, Jakarta Barat 11730  
Telp. 021 - 2940 5822, Fax. 021 - 2940 5833  
e-mail : pillarharmony@cbn.net.id



### **Peringatan dan Perhatian**

Produk ini harus digunakan secara eksklusif oleh operator teknis khusus.  
Baca dengan seksama informasi tentang klasifikasi zat berbahaya pada label.  
Selalu mengacu pada lembar data keselamatan dimana tersedia informasi mengenai risiko yang disajikan oleh campuran, tindakan pencegahan selama penggunaan, pertolongan pertama pertolongan dan kejadian pelepasan tidak disengaja.  
Jangan gunakan jika wadah utama rusak.

### **Kontraindikasi**

Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan.  
Kenakan sarung tangan pelindung / pakaian dan pelindung mata / wajah.  
Jauhkan dari panas/percikan/sumber api. Jangan merokok.  
JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): segera lepas semua pakaian yang terkena. Bilas dengan air.