



PETUNJUK PENGGUNAAN

Harris Hematoxylin for Histology

<u>Catalog number</u>	<u>Size</u>
05-M06004	1 x 500 mL
05-06004/L	1 x 1 L
05-06004E	1 x 2,5 L
05-06004Q	4 x 2,5 L

Tujuan yang diharapkan

Produk untuk pembuatan sampel sito-histologi untuk mikroskop optik.

Metode :

Hematoxylin (pewarna inti sel) dikombinasi dengan Eosin (pewarna sitoplasma) adalah metode pewarnaan histopatologi rutin yang banyak digunakan.

- 1- Air distilasi
- 2- Harris ' hematoxylin 5 menit
- 3- Air keran (atau scott water selama 1 menit) 5 menit
- 4- 1% eosin 5 menit
- 5- Air keran 5 menit
- 6- Dehidrasi
- 7- Clearing agent dan mount

Peringatan dan Perhatian

Produk ini harus digunakan secara eksklusif oleh operator teknis khusus. Baca dengan seksama informasi tentang klasifikasi zat berbahaya pada label. Selalu mengacu pada lembar data keselamatan dimana tersedia informasi mengenai risiko yang disajikan oleh campuran, tindakan pencegahan selama penggunaan, pertolongan pertama pertolongan dan kejadian pelepasan tidak disengaja.

Jangan gunakan jika wadah utama rusak.

Kontraindikasi

Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan.

Kenakan sarung tangan pelindung / pakaian dan pelindung mata / wajah.

Cuci tangan dengan baik setelah menggunakan.

JIKA TERKENA KULIT : cuci dengan air dan sabun

Segera hubungi PUSAT RACUN atau dokter.